


Aansluiten en calibreren van een CMA sensor (lineaire spanning)

Zet de LabQuest aan en sluit de BTA adapter met oude CMA sensor aan.



Vaak wordt de sensor gelijk als spanningsensor herkend, anders handmatig kiezen

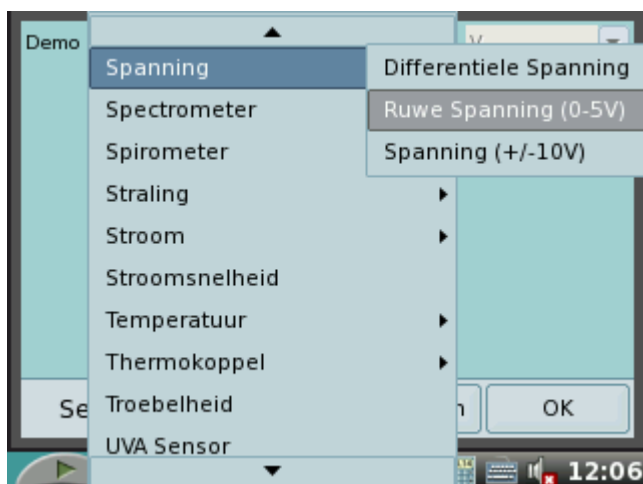



Calibreer de sensor nu op 2 bekende waarden



Kies Nu calibreren




Voer de eerste bekende waarde in en kies opslaan




Voer de tweede waarde in en kies opslaan



Kies tabblad Bron

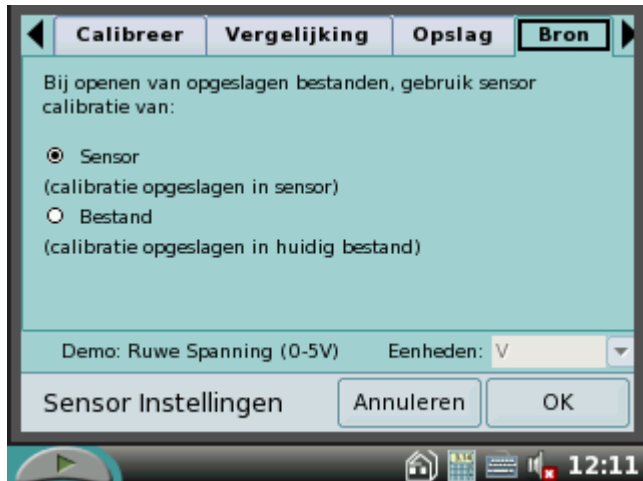

Kies Bestand en OK

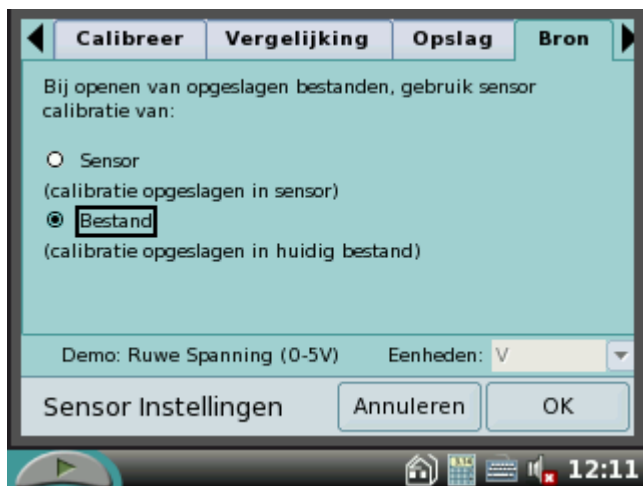


Sla het bestand op met een toepasselijke naam, of pas eerst nog de modus, samplerate en lengte naar behoefte aan.



De volgende keer start je de LabQuest, sluit je de sensor aan en open je het bestand.



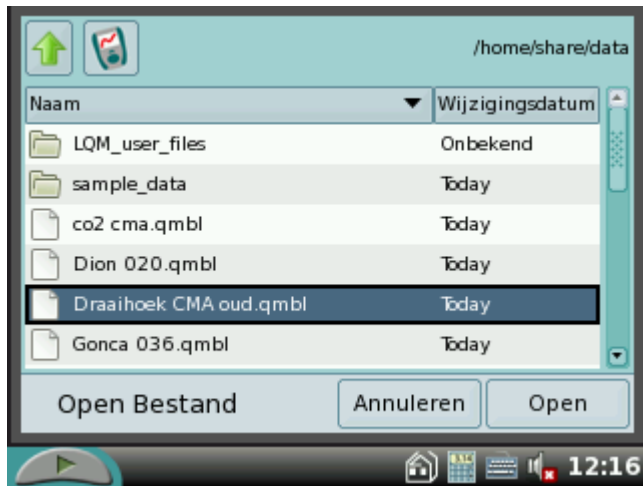

De Labquest is nu direct meetklaar met de juiste instellingen voor de oude sensor

