

Zet de LabQuest aan en sluit de oude Colorimeter aan.  
Plaats een kuvet met blanco voor 100% Transmissie.  
Selecteer in het menu Sensoren Sensor Setup



Selecteer de Colorimeter




Selecteer OK

Selecteer Calibreren



Selecteer Nu Calibreren

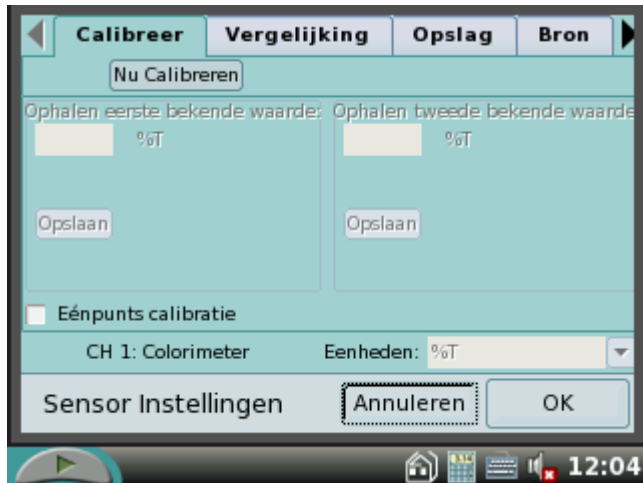

Draai de Golfengte knop op de colorimeter naar de 0%T positie  
Voer de waarde 0 in selecteer opslaan



Draai de golfengte knop op de gewenste golfengte.  
Voer 100% in en selecteer opslaan



Selecteer OK



De colorimeter is klaar voor gebruik



Voer je dezelfde proef bij deze golflengte vaker uit?

Sla dan nu eerst je bestand op en geef het bijvoorbeeld de naam COL BTA oud.

De volgende keer hoeft je alleen de meter aan te sluiten, het bestand te openen en de colorimeter te selecteren.